

Завод-изготовитель:

адрес, реквизиты, телефон 620137 г. Екатеринбург ул. Боровая 22-113  
000 производственная фирма "TERRA"

ГАРАНТИЙНАЯ ТАЖКА

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Кодовое наименование товара: УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКУПОРКИ ПЕНИЦИЛЛИНОВЫХ  
(наименование изделия)

ПУЗЫРЬКОВ

Номер и дата выпуска: 11 ОК 11154/РБ 1999г  
(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен: \_\_\_\_\_  
(дата, подпись и штамп торговой организации)

Введен в эксплуатацию: \_\_\_\_\_  
(дата, подпись)

Принят на гарантийное обслуживание ремонтной организацией

20/01/99 г. И.И.И.

города: \_\_\_\_\_

Личная подпись и печать  
руководителя ремонтного  
предприятия

Личная подпись и печать  
руководителя учреждения  
владельца

Утвержден

Директор ООО "TERRA"


Бурликова Е.М.

"\_\_\_\_\_" \_\_\_\_\_ 1999г.

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УКУПОРКИ  
ПЕНИЦИЛЛИНОВЫХ ПУЗЫРЬКОВ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТРОЙСТВА  
ДЛЯ ЗАВЯЛЫШКИ ПЕНЦИЛЛИНОВЫХ  
ПУЗЫРЬКОВ.**

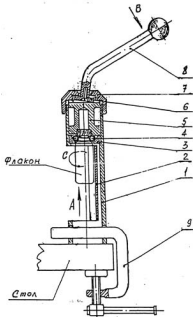

201

Устройство предназначено для ручной завялышки колпачков на стеклянных флаконах объемом 10 мл для хранения пенициллиновых и других лекарственных препаратов.

Устройство состоит из корпуса 1 (см. рис. 1), в котором размещено ложе 2, предназначенное для установки флакона. В верхней части корпуса расположено корпусное кольцо 3, кольцевая пружина 4, поршень 5 и ручка 6 с выемкой 6 на конце. Все эти детали закреплены в корпусе 1 нижней гайкой 7. Корпус устройства крепится к столешнице стола посредством струбины 8.

Устройство работает следующим образом:

- стеклянный флакон с установленными на горловине резиновой пробкой и алюминиевым колпачком укладывается в вертикальном положении на ложе 2 и вводится вверх по ложу в выемку поршня 5 до упора в его торцы;

- надавливая на нижний торец флакона / по стрелке А/ см. рис. 1 одновременно поворотом ручки 6 / по стрелке В/ производится завялышка обочки алюминиевого колпачка на горловине флакона.

Поворот ручки 6 вызывает перекус выемки 6, расположенной на торце ручки, которое в свою очередь осуществляет перемещение поршня 5 вниз. При этом поршень 5 нижним торцом давит на кольцевую пружину 4, которая скользит по конусной поверхности кольца 3, сжимается и осуществляет завялышку обочки колпачка.

Для качественной завялышки обочки колпачка на горловине флакона необходимо операции по завялышке повторить 1...2 раза с предварительным поворотом флакона вокруг своей оси / по стрелке С/ на угол 60-90 градусов.

Устройство необходимо не реже одного раза в 6 месяцев смазывать любой смазкой, для этого необходимо отвернуть накладную гайку 7 и закапать смазываемую жидкость так, чтобы между поршнем 5 и корпусом 1 образовалась пленка позволяющая свободно перемещаться поршню по корпусу.

Устройство должно храниться и эксплуатироваться в сухом стальном помещении при температуре +10...30 градусов.

Срок гарантийной работы - 1 год со дня продажи.

**КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.**

1. Устройство для завялышки	- 1шт.
2. Струбина	- 1шт.
3. Запасная пружина	- 1шт.
4. Инструкция по эксплуатации	- 1шт.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО TERRA Г. ЕКАТЕРИНБУРГ