

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

**Магнитная мешалка  
ПЭ-6110М**

**Паспорт**

**Заказать данный товар можно на сайте  
ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)**

## **1. Общие указания**

1.1. Перед эксплуатацией магнитной мешалки необходимо ознакомиться с содержанием разделов “Технические характеристики” и “Требования по технике безопасности”.

1.2. При эксплуатации, транспортировке и хранении необходимо предохранять магнитную мешалку от механических нагрузок и ударов.

## **2. Технические характеристики**

2.1. Напряжение питания, В	220
2.2. Номинальная частота сети, Гц	50
2.3. Диапазон скорости вращения, об/мин	0-2300
2.4. Мощность нагревателя, Вт	40
2.5. Температура на поверхности нагревателя, °С, не более	120
2.6. Габаритные размеры, мм(диаметр, высота)	120-53
2.7. Масса, кг, не более	0.5

## **3. Условия эксплуатации**

Температура окружающей среды от 10 до 35°С. Относительная влажность воздуха не более 80%.

## **4. Комплект поставки**

4.1. Магнитная мешалка	1шт.
4.2. Якорь	1шт.
4.3. Паспорт	1экз.

## **5. Порядок работы**

Подключить магнитную мешалку к сети.

Установить на магнитную мешалку стакан с перемешиваемой жидкостью. Опустить в стакан якорь. С помощью ручки “скорость”, установить необходимую скорость вращения якоря.

Для включения нагревателя необходимо нажать переключатель “Нагрев”.

## **6. Требования по технике безопасности**

Перед включением магнитной мешалки в сеть убедиться в отсутствии механических повреждений.

**ВНИМАНИЕ!!!! ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ЦИКЛА РАБОТЫ СНЯТЬ  
ЁМКОСТЬ С МАГНИТНЫМ ЯКОРЕМ С РАБОЧЕЙ ПОВЕРХНОСТИ,  
ВО ИЗБЕЖАНИИ НАМАГНИЧИВАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ!!!**

Заказать данный товар можно на сайте  
ООО «Медремкомплект»  
[www.medrk.ru](http://www.medrk.ru)

#### **7. Правила хранения**

Магнитная мешалка должна храниться в закрытом помещении в упаковке при температуре воздуха от 5 до 35°C и относительной влажности не более 80%.

#### **8. Гарантийные обязательства**

Гарантийный срок эксплуатации магнитной мешалки -1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

В течение гарантийного срока эксплуатации по рекламации производится безвозмездный ремонт или замена магнитной мешалки при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения и эксплуатации.